

产品说明书

GeneCopoeia™
Expressway to Discovery

GeneCopoeia Inc.
9620 Medical Center Drive, Suite 101
Rockville, MD20850, USA
Tel: +1(301)762-0888;
Toll free: +1(866)360-9531
Fax: +1(301)762-3888
Web: www.genecopoeia.com

dNTP Mixture (25 mM each)

产品套装编号: **C0302A、C0302B**

产品编号	包装规格	产品内容
C0302A	250 µl	dNTP Mixture (25 mM each)
C0302B	4 × 250 µl	

■ 产品概述

本产品由dATP、dTTP、dGTP、dCTP以等摩尔数混合制得，每组分的浓度分别为25mM。可直接用于PCR、RT-PCR、反转录第一链合成等常规分子生物实验。本产品经DNA聚合酶进行PCR测试，扩增性能良好；经长片段PCR反应测试，扩增性能良好（扩增片段30kb）。

■ 产品名称

dNTP(2'-deoxynucleoside 5'-triphosphate) Mixture (25 mM each)

■ 产品性状

本产品为无色透明澄清液体，pH值为7.0±0.1 (22℃~25℃)

■ 品质检测

本产品不含DNase及RNase。经HPLC检验，产品纯度≥99%

■ 储存条件及使用注意事项

1. 自收货时间起算，适当储存条件下可保存2年。
2. 如使用频率较高，使用后请以-20℃储存。
3. 如需长期贮存，或使用频率较低（每月使用1-2次），请以-70℃储存。
4. 请避免对本产品进行反复冻融，该操作可极大影响产品稳定性。推荐购买后进行分装存放。

该产品仅限于实验科学研究用，若有任何单位或个人将该产品用于临床诊断、治疗等其他国家专门规定的特殊用途，本公司概不承担任何责任。



复能基因
FulengGen

地址：广州高新技术产业开发区广州科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区8楼 邮编：510663
客服电话：020-32068595 电子信箱：support@fulengen.com 网址：www.genecopoeia.com.cn